



Armoire d'animalerie ventilée

A-Box



Modèle	A-Box 80	A-Box 120	A-Box 160
Dimension interne (L x P x H), en mm	690 x 500 x 1 200	1 050 x 500 x 1 200	1 380 x 500 x 1 200
Dimension externe (L x P x H), en mm	900 x 600 x 1 785	1 270 x 600 x 1 785	1 600 x 600 x 1 785
Poids	140 kg	170 kg	190 kg
Capacité en cages type 1 (332 x 150 x 130 mm)	16	24	32
Capacité en cages type 2 (267 x 207 x 140 mm)	12	16	24
Capacité en cages type 3 (425 x 266 x 180 mm)	8	8	16
Capacité en cages type 4 (590 x 385 x 200 mm)	4	-	8
Vue des cages			
Consommation max, sans option	300 W	300 W	300 W
Consommation max, avec réchauffage	800 W	1 300 W	1 300 W
Tension - fréquence	230 V—50 Hz		



Exigences environnementales : Noroit s'engage pour une éco conception - production réussie



- Montage des appareils dans nos locaux de Loire Atlantique : bâtiment neuf, basse consommation,
- Sous-traitants locaux,
- Recyclage de 95% des déchets solides,
- Déchets chimiques 100% collectés et recyclés : Noroit est adhérent Click Eco.
- Electronique RoHS.

Noroit

13 rue des Coteaux de Grand Lieu - 44830 Bouaye
Tel : 02.40.50.12.77 - Fax : 02.40.65.35.21 - contact@noroitlabo.com

www.noroit.fr



A-Box

FAITES ENTRER VOS RONGEURS PAR LA GRANDE PORTE !

Avec les armoires d'animalerie ventilées A-Box, vous bénéficiez d'un environnement contrôlé pour l'hébergement de vos rongeurs, dans des conditions sanitaires spécifiques.



Protection des animaux ou des utilisateurs

Filtre HEPA H14,
Préfiltres pour éviter l'encrassement du filtre HEPA H14 (litière, nourriture, poils, etc...),
Alarme visuelle et non sonore, (pour éviter de stresser les animaux).

Fonctionnement

Pression positive : protège les rongeurs contre les risques de contamination (souris à statut EOPS),

Pression négative : protège les utilisateurs dans le cas d'élevage de rongeurs pathogènes.

Configuration selon vos besoins


Adaptation, personnalisation, de multiples options possibles, sur demande.

Contactez-nous !

3 TAILLES DISPONIBLES : 80 CM, 120 CM ET 160 CM



POUR S'ADAPTER A VOS BESOINS D'HEBERGEMENT ET A L'ESPACE DISPONIBLE DANS VOTRE LABORATOIRE

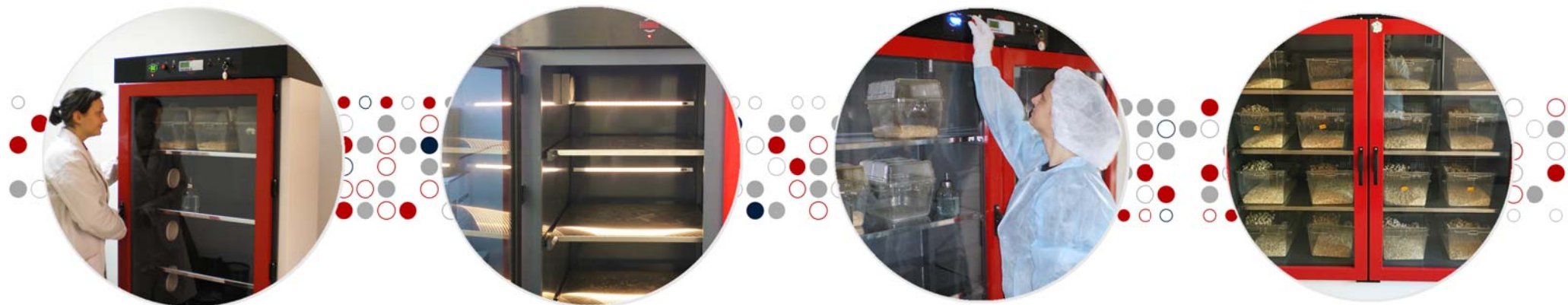

PERSONNALISATION

- Avec ou sans roulettes,
- Cycles « jour/nuit »,
- Réglage de l'intensité lumineuse,
- Réchauffage,
- Affichage de l'hygrométrie,
- Cartouche de charbon actif.

CYCLES JOUR / NUIT

- Possibilité de créer jusqu'à 24 cycles,
- Aucune déprogrammation des cycles en cas de coupure courant,
- Eclairage à leds pour chaque étagère, de couleur rouge (nuit) et blanche (jour),
- Portes type miroir sans tain rouge.

RECHAUFFAGE

- Programmation de la température souhaitée, jusqu'à 32°C,
- Température minimum = température du laboratoire,
- Affichage de la consigne et de la mesure.

QUALIFICATION

- Mesure du débit d'air et de la pression,
- Contrôle des alarmes,
- Contrôle électrique et mécanique,
- Vérification des cycles « jour / nuit »,
- Mesure de la température, du taux d'hygrométrie,
- Changement des consommables.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Intérieur en PVC lisse, sans trous

Pour faciliter le nettoyage, réduire les bruits lors de la manipulation des cages, et éviter ainsi le stress des animaux.

Etagère en inox, amovibles et autoclavables

Pour une parfaite nettoyabilité.

Portes en PVC transparent

Pour un espace de travail clair permettant de surveiller vos rongeurs.

Système de ventilation situé dans le caisson inférieur

Pour faciliter le retrait des cages, stockées sur l'étagère du bas.

Clavier de commande à hauteur des yeux

Pour une meilleure accessibilité et plus de confort.

Programmation graphique conviviale, pour une prise en main immédiate.

Cartouche à charbon actif

Pour neutraliser les mauvaises odeurs.

Eclairage à leds sur chaque étagère (option)

Pour une excellente homogénéité lumineuse.

